

دستورالعمل دستگاه ترموبلاک

کد سند : فرم 5 شماره 907

واحد سازمانی : گروه ژنتیک

زمان تنظیم : 97/04/26

ویرایش کننده : نرجس خلیلی پور

توضیحات :

موضوع: دستورالعمل فنی دستگاه ترموبلاک

مدل و مشخصات:

آدرس کارخانه: مشهد

شرکت سازنده: پدیده نوژن

آدرس شرکت فروشنده:

تلفن شرکت فروشنده:

هدف:

این دستگاه برای کنترل دما برای انواع میکروتیوپ ها ، لوله های و فالكون مورد استفاده قرار می گیرد .

موارد کاربرد:

در آزمایشگاه، ترموبلاک برای انکوبه کردن نمونه ها در دمای خاصی با دقت بالا انجام می شود..

نمونه:

هر گونه نمونه آزمایشگاهی در داخل میکروتیوپ 1.5

تجهیزات، مواد، لوازم و آماده سازی های مورد نیاز قبل از انجام کار:

برای کار با سانتیفریوژ به میکروتیوپ 1.5 نیاز می باشد. هنگام استفاده از بسته بودن درب میکروتیوپ اطمینان حاصل نمایید و برای جلوگیری از تبخیر شدن نمونه از پارافین برای درب میکروتیوپ استفاده کنید.

نکات ایمنی:

در هنگام روشن بودن دستگاه به هیچ عنوان به قسمت فلزی دستگاه دست نزنید.
از قرار دادن چیزهایی که به دما حساس می باشد در کنار دستگاه خودداری کنید.

مراحل اجرایی کار :

1. ابتدا دستگاه را روشن نمایید.
2. از قسمت منوی دستگاه زمان و دمای دستگاه را تنظیم نمایید.
3. با استفاده از دکمه start شروع به کار نمایید.

محدودیت ها تفسیر (علل تکرار، چگونی و نحوه گزارش آن):

ممکن است پس از تنظیم دستگاه، دمای محفظه بالا نرود که در این صورت کارشناس آزمایشگاه را مطلع نمایید.

مراجع و منابع: شرکت پدیده نوژن پارس