

دستورالعمل دستگاه فریزر منفی ۷۰

کد سند :

واحد سازمانی : گروه ژنتیک

زمان تنظیم : ۹۷/۰۴/۱۳

ویرایش کننده : سمانه وجدانی

توضیحات :

موضوع: دستورالعمل فنی دستگاه فریزر منفی ۷۰

مدل و مشخصات:

آدرس کارخانه: دانمارک

شرکت سازنده: RCTIKO A/S

آدرس شرکت فروشنده:

تلفن شرکت فروشنده: +۹۵ ۷۰ ۲۰ ۳۸ ۰۳

اقدامات وابسته:

هدف:

در اکثر آزمایشگاههایی که اقدام به انجام آزمایشهای مولکولی مینمایند فریزر ۷۰- درجه سانتیگراد نیز مورد نیاز است..

موارد کاربرد:

جهت کار در آزمایشگاه قسمت ملکولی

صلاحیت و شایستگی کاربر:

آشنایی با اصول کار فریزر -۷۰

نمونه:

پلیت های حاوی نمونه

تجهیزات، مواد، لوازم و آماده سازی های مورد نیاز قبل از انجام کار:

مواد را داخل باکس گزاشته و در قفسه های فریزر نگه داری کنید، از هوادهی اتاق اطمینان حاصل کنید و همینطور باید جریان هوا اطراف فریزر برقرار شود.

نکات ایمنی:

تا زمانی که دما تنظیم نشده در داخل فریزر چیزی نگه ندارید.

به هیچوجه تنظیمات کارخانه را تغییر ندهید.

درب دستگاه زیاد باز نماند.

کنترل کیفی قبل از انجام کار و حین کار:

باید دمای فریزر چک شود.

مراحل اجرایی کار :

۱. باید ۲۴ ساعت قبل از استفاده فریزر روشن شده.

۲. دکمه ON را روشن کرده.

۳. تازمانی که دما تنظیم شود زنگ هشدار روشن شود.

۴. برای تنظیم دوباره هشدار هنده: اول دکمه ۱ enter را روشن کرده و بعد نشانگر راست که با ۲ نشان داده شده انتخاب کرده و ok را روشن میکنیم و سپس دکمه ۳ را برای برگردن به صفحه اصلی فشار میدهیم.

محدودیت ها:

افت دما به دلیل باز بودن زیاد درب دستگاه

تفسیر (علل تکرار، چگونگی و نحوه گزارش آن):

مراجع و منابع: