

دستورالعمل دستگاه میکروویوژ

کد سند :

واحد سازمانی : گروه ژنتیک

زمان تنظیم : ۹۷/۰۴/۱۳

ویرایش کننده : سمانه وجدانی

توضیحات :

موضوع: دستورالعمل فنی دستگاه میکروویوژ

مدل و مشخصات:

آدرس کارخانه: ایران

شرکت سازنده: شرکت پدیده نوژن پارس

آدرس شرکت فروشنده:

تلفن شرکت فروشنده:

اقدامات وابسته:

هدف

برای همگون سازی محلول استفاده میشود. این دستگاه ظرفیت ۱۲ میکروتیوپ ۱,۵ و ۱۲ تا میکروتیوپ ۰,۵ و ۱۲ میکروتیوپ ۰,۲ دارد. حداکثر سرعت 3500rpm است و حداقل سرعت 500rpm میباشد.

موارد کاربرد:

جهت کار در آزمایشگاه قسمت سیتوژنتیک

صلاحیت و شایستگی کاربر:

آشنایی با اصول کار انکوباتور

نمونه:

میکروتیوپ های حاوی نمونه

تجهیزات، مواد، لوازم و آماده سازی های مورد نیاز قبل از انجام کار:

سطح صاف و تراز برای دستگاه لازم است.

و دمای حداکثر محیط ۵۰ درجه.

نکات ایمنی:

درب را به درستی ببندیم.

درب دستگاه زیاد باز نماند.

نظافت انکوباتور و ضد عفونی نمودن آن با محلول هیپوکلریت ۱۰٪ و یا دکونکس

کنترل کیفی قبل از انجام کار و حین کار:

ثبت دمای انکوباتور به طور روزانه و تطابق دادن دمای دستگاه با دمای دماسنج داخل انکوباتور

مراحل اجرایی کار :

۱. کابل آن را به برق متصل کرده.

۲. نمونه ها را روبروی یکدیگر قرار دهید.
۳. کلید پاور را روشن کنید.
۴. ولوم دستگاه را روی سرعت مورد نیاز تنظیم کنید.

محدودیت ها:

تفسیر (علل تکرار، چگونگی و نحوه گزارش آن):

.

مراجع و منابع:

file:///C:/Users/vejdanics9/Downloads/main_328632d41f2c4c3c2aa639ee1ff0c0cd767.pdf